



毛氏离心机 型号：MSI



产品简介

毛氏离心机按照国家标准 GB/5413-2010 的国家相关标准中关于乳及其制品脂肪测定的规定而制造。注重产品性能的可靠性和操作的简便性。

技术参数

功 率：150W

电 源：220V 50Hz

转 速：-600r/min

使用步骤

- 1.将机器放置平稳，接好电源插头，打开电源开关。此时时间显示为零。
- 2.打开机器上盖，将被测样品到入抽脂瓶然后对称放在离心盘的卡槽内，注意一定要确认放置完好。且配重准确。



3.按动启动按钮开始离心。时间显示到计时五分钟 停止后按动制动按钮可使离心盘反转快速停下来。

4.按动复位按钮使电路复位，为下一次离心做准备。

注意事项

本仪器为乳品检测专用严禁它用，离心过程中严禁打开机器上盖。

在使用中如有任何的疑问和问题，请您尽快电告我处。让客户满意是我们的宗旨。

更欢迎您提出宝贵的意见和建议，以使我们的产品得到不断的完善和更新。

标准配置

序号	名称	规格	数量
1	毛氏离心机	台	1
2	保修卡	盒	500 片
3	说明书	份	1
4	合格证	份	1

联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室

